

大观霉素免疫胶体金快速检测试剂卡

大观霉素免疫胶体金参数

产品简介

本产品用于快速检测原奶(生鲜乳)中的大观霉素残留,整个检测过程只需要 15 分钟左右,对于大观霉素的灵敏度为 150 $\mu\text{g}/\text{kg}$ (ppb),适用于各类企业及检测机构。

产品组成

大观霉素免疫胶体金快速检测试剂卡

说明书(1 份/盒)

检测对象

生乳、牛奶和奶粉

需使用但未提供的试剂、器具

加热器、微量移液器

操作步骤

1. 撕开大观霉素免疫胶体金快速检测试剂板包装,取试剂板。


(试验环境的温度必须 20 度以上.冷冻过的原奶,明显出现颗粒的,容易导致跑板不

完全，此时必须使用加热器加热或者离心取中间层样本进行检测。)

2. 用移液器移取 150 μ l 生乳滴加(或用滴管滴加 5-6 滴)于检测板的加样孔中。

3. 8~10 分钟后判读结果

结果判断

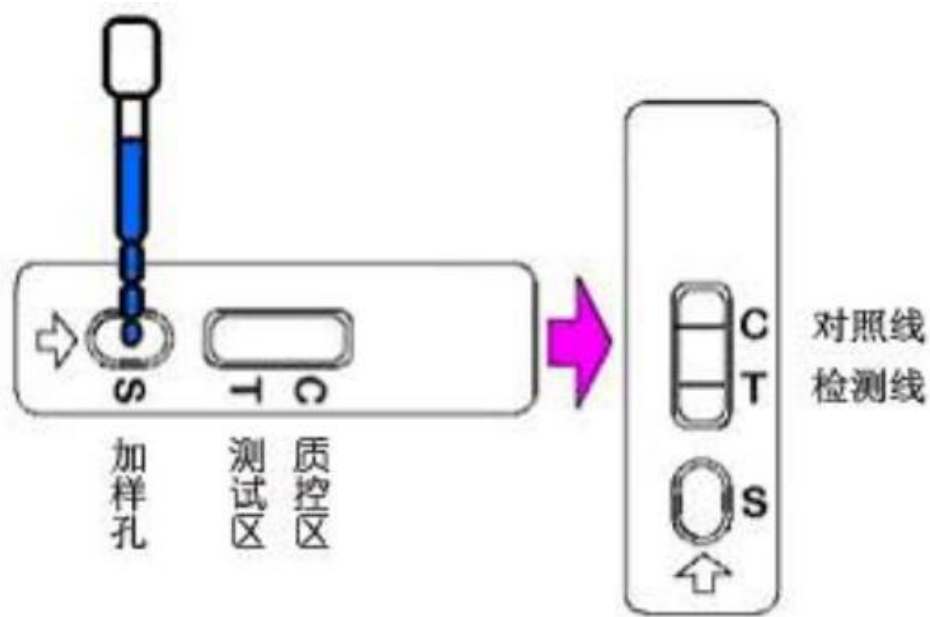

阴性

阳性

无效

阴性 (-): T 线 (检测线, 靠近加样孔一端) 显色, 表明样品中青大观霉素浓

度低于 150 μ g/kg 或无大观霉素残留。

阳性 (+): T 线无显色, 表明样品中大观霉素浓度高于 150 μ g/kg。

无效: 未出现 C 线, 可能操作不当或试剂板已失效。应再次阅读说明书, 并用新的试剂板重新测试。

注意事项

1. 试剂板一次性使用;
2. 不要使用过期试剂条, 废弃物应妥善处理;
3. 请勿触摸试剂条中央的白色膜面;
4. 切勿重复使用配备的滴管, 以免交叉污染;
5. 切勿食用配备的试剂
6. 若需直接检测标准品, 我方可提供配置液;
7. 试验遇到的任何问题, 请与供应商联系

特异性

本产品与四环素、链霉素、磺胺类药物无交叉反应。

贮存条件 : 4 $^{\circ}$ C ~ 30 $^{\circ}$ C避光保存, 切勿冷冻。

有效期 : 12 个月

生产日期 : 详见包装袋。



www.mlbio.cn

[微信公众号](#)

[手机官网](#)

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com